





# 免疫印迹

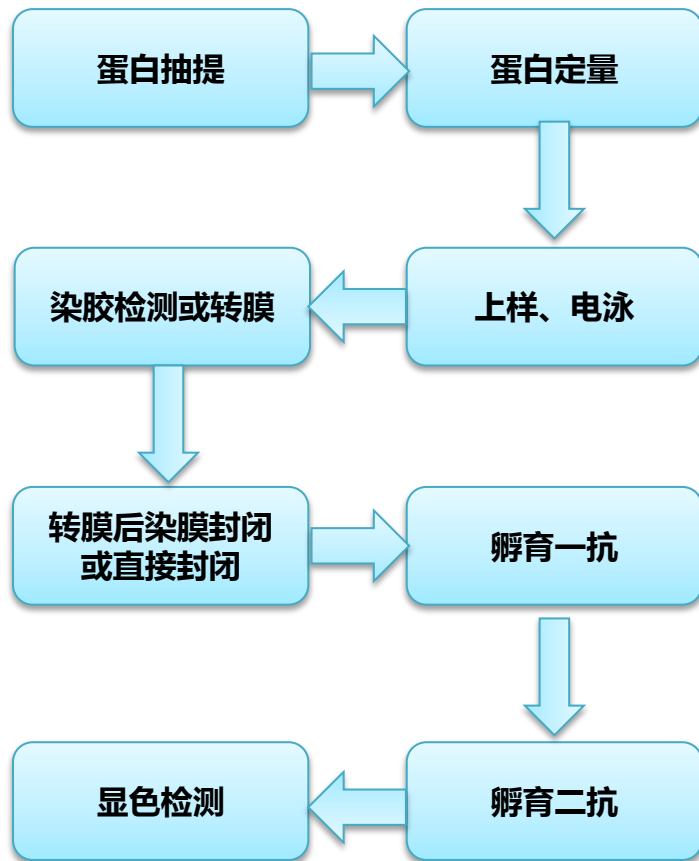


# 免疫印迹

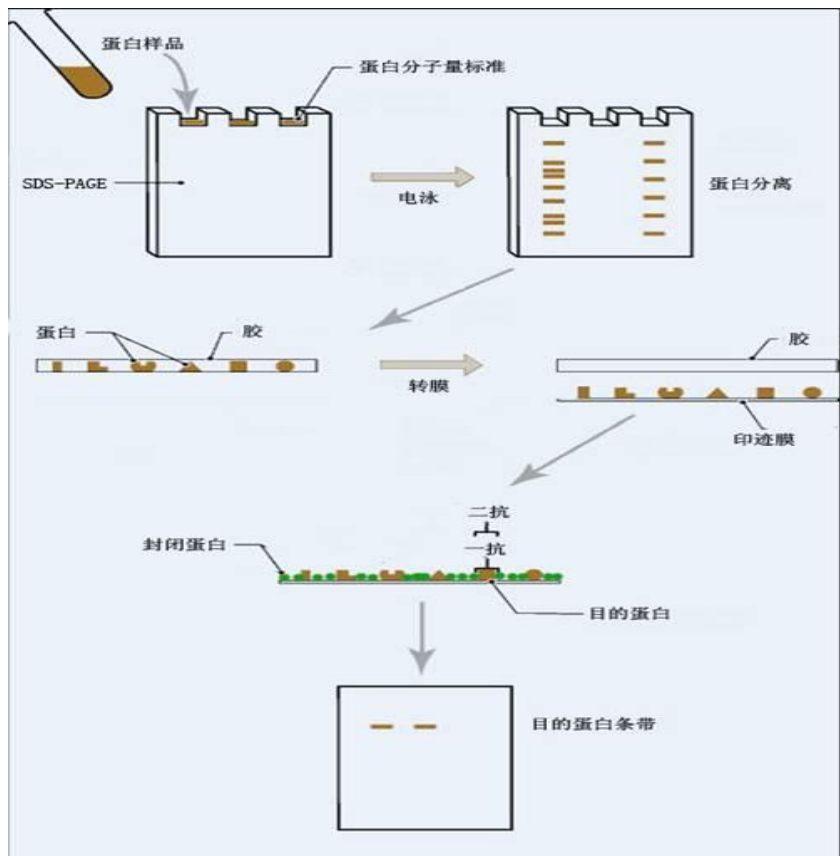





# 免疫印迹-详细实验步骤一

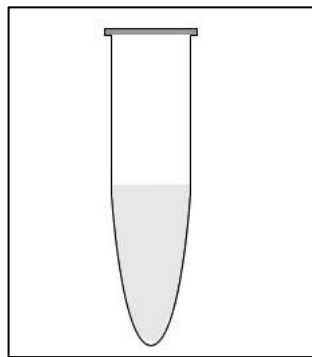



蛋白抽提和定量

博士德单品推荐：  
蛋白提取试剂盒(AR0101)  
蛋白酶抑制剂(AR1182)  
蛋白定量试剂盒(AR0146)  
IP细胞裂解液(AR0107)

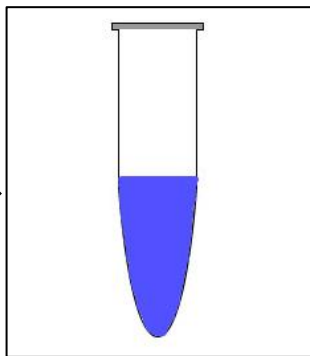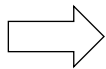



蛋白上样缓冲液，  
100 °C水浴变性  
5min

博士德单品推荐：  
SDS-PAGE蛋白  
上样缓冲液  
(AR0166, AR1142,  
等)

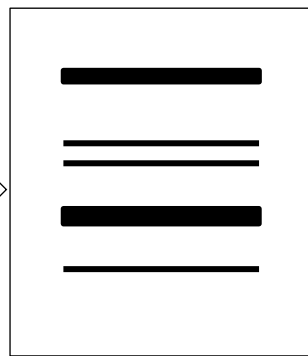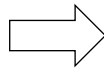

制备凝胶，上样，  
电泳

博士德单品推荐：  
SDS-PAGE凝胶  
配制试剂盒(AR0138)  
SDS-PAGE电泳缓冲  
液(AR0139)  
蛋白Marker(AR1115)

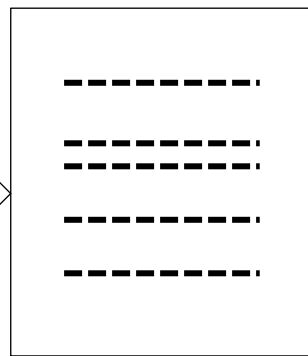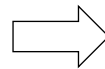


转膜

博士德单品推荐：  
硝酸纤维素NC膜(AR0135)  
PVDF膜(AR0136)  
转膜缓冲液(AR1149)  
蛋白转移垫(AR0172)



# 免疫印迹-详细实验步骤二

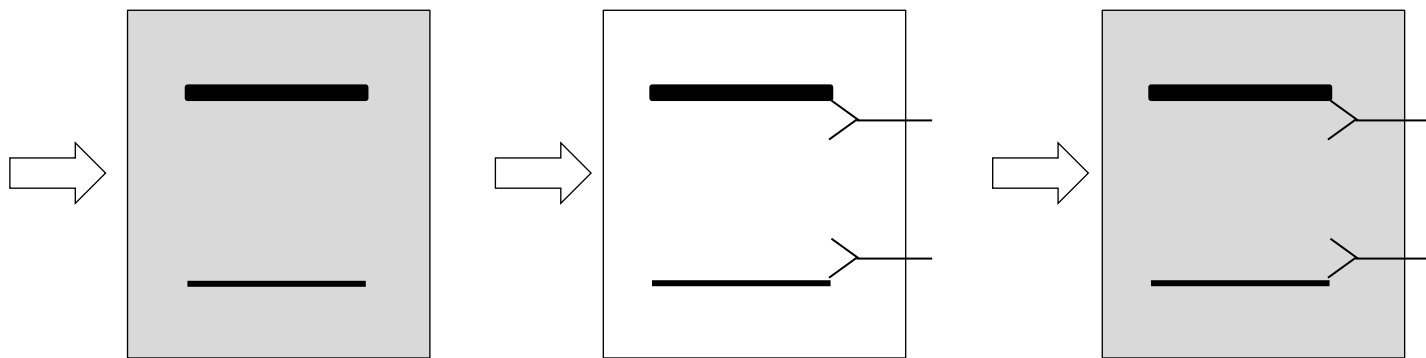

漂洗印迹膜后染膜或  
直接加入5%脱脂奶  
粉，室温封闭1.5h

封闭后加入一抗，  
4°C摇床孵育过  
夜

TBS-T洗膜10分  
钟x3次


博士德单品推荐：  
Western洗涤缓冲液(AR0195)  
Western封闭缓冲液(AR0179)  
印迹膜丽春红染色液(AR0142)

博士德单品推荐：  
博士德专用一抗（详见目录）  
Western专用一抗二抗稀释  
液(AR1017)

博士德单品推荐：  
Western TBS-T缓冲  
液(AR0195)



# 免疫印迹-详细实验步骤三

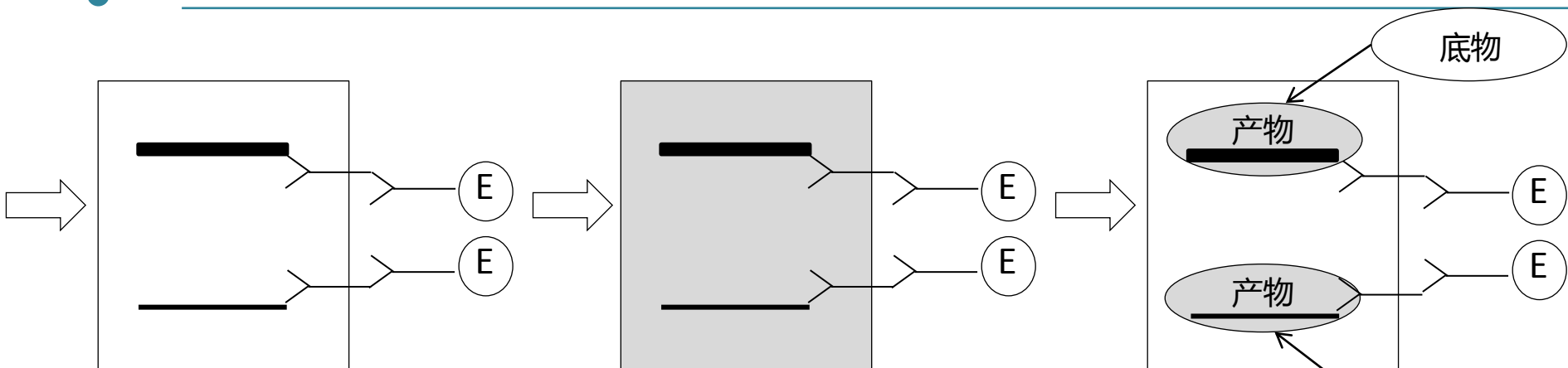

加入二抗，室温  
摇床孵育2h

博士德单品推荐：  
HRP-羊抗兔IgG(BA1055)  
HRP-羊抗小鼠IgG  
(BA1051)

TBS-T洗膜3~6次，  
每次10分钟

博士德单品推荐：  
Western TBS-T缓冲  
液(AR0195)

化学发光检测 (ECL)  
或化学显色DAB检测

博士德单品推荐：  
DAB显色试剂 (盒) (AR1021)  
BCIP/NBT显色试剂(AR1023)  
ECL底物/试剂盒(AR1170)  
显影定影试剂盒(AR0132)  
蛋白印迹膜再生液(AR0153)  
X光片背景去除液试剂盒(AR0154)



# 免疫印迹热销产品

产品	货号
培养细胞总蛋白提取试剂	AR0103
RIPA裂解液(增强型)	AR0102
广谱磷酸酶抑制剂混合物	AR1183
BCA蛋白质定量试剂盒	AR0146
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液2x	AR0131
凝胶制备试剂盒	AR0138
Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液	AR0139
凝胶蛋白质蓝染试剂盒	AR0163
硝酸纤维素NC膜 ( 20张/包 )	AR0135
.....	..... ( 更多请详见产品目录 )

更多WB产品请详见官网目录



THANK YOU



MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL

- Health Care
- Doctor
- Hospital
- Pharmaceutical
- Nurse
- General
- First Aid
- Surgeon
- Emergency

